

INSTRUCTIVO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

**Instructivo para
equipo**

Electromatic

Modelo:

434-FT700

439-FT700

C-12

**Horno eléctrico de
alta temperatura.**



CAISA®

GARANTÍA

Distribuidora Caiza S.A. de C.V. garantiza sus productos Electromatic por hasta un (1) año contra defectos de fabricación y 3 meses en partes eléctricas a partir de la fecha de entrega bajo las siguientes condiciones:

1. Distribuidora Caiza S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno para el consumidor, cubriendo los gastos que se deriven para dar cumplimiento a la presente garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del equipo en nuestro centro de servicio, o por parte de la visita del técnico y apertura del ticket de servicio en el caso de equipos Electromatic.

La garantía será anulada en los siguientes casos:

1. Si el usuario hace caso omiso a las instrucciones de configuración inicial, de las instrucciones de uso, recomendaciones y avisos que se incluyen en el manual de operación de usuario.
2. Si personal no autorizado por Distribuidora Caiza S.A. de C.V. ha intentado reparar el equipo por su cuenta.
3. Si el equipo ha sufrido deterioros físicos graves e irreparables por causas atribuibles al consumidor.
4. Si los sellos de garantía se encuentran rotos, dañados o inexistentes.
5. Si esta póliza de garantía no se encuentra sellada por el distribuidor autorizado o por Distribuidora Caiza S.A. de C.V. e indica la fecha de compra.



Calidad
CAIZA

MANTENIMIENTO

Nuestro centro de servicio CAISA se encuentra disponible para cualquier garantía, refacción o mantenimiento que su equipo requiera. Nuestro equipo de ingenieros especializados podrá ayudarle.

soporte@wsecaisa.com

www.wsecaisa.com

CONTIENE:

- 1 horno eléctrico de alta temperatura modelo FT700.
- 1 Charola cerámica.
- Instructivo de uso.
- Póliza de garantía.

Este equipo debe de ser operado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales sean aptas para el uso de aparatos industriales de alta temperatura. Lea con cuidado el instructivo de operación.



Calidad de alto grado°
desde 1959.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desempaque por completo el equipo y sus accesorios, retirando todos los plásticos protectores.
2. Antes de cada uso revise que la cámara del **horno se encuentre en temperatura ambiente**, limpia, seca y libre de materiales extraños.
3. Conecte el horno a una toma de corriente en buen estado. Esta debe de ser de 127v ~, 60 Hz.
4. Distribuya los objetos dentro de la cámara utilizando siempre la charola proporcionada. Deje un espacio de por lo menos 1cm. contra los muros laterales de la cámara.
5. Cierre la compuerta del horno y asegurese que cierre por completo. Manténgala así durante todo el programa. Esto evitará daños en su material y en los componentes internos de su horno eléctrico.
6. Ingreso de tiempo y proceso de Auto sintonía.
 - A. Presionar  por 2 segundos.
Se muestra el parámetro AT con valor "no".
 - B. Presionar  El parámetro cambia a "yes" Nota: Este parámetro se cambia solo en el primer proceso. Ajusta el horno a las condiciones actuales de operación.
 - C. Presionar . Se muestra el parámetro AL1 "No requiere cambios"
 - D. Presionar . Se muestra el parámetro t1.
 - E. Presionar  para incrementar el tiempo.
 - F. Presionar  para decrementar el tiempo Colocar para este ejemplo 30 "minutos".
 - G. Presionar  para Salir de este menú.
7. Ingreso de Temperatura.
 - H. Presionar  por 2 segundos.
Nos permite ingresar la temperatura deseada hasta 1000°C como máximo.
 - I. Presionar  para incrementar la temperatura.

- J. Presionar  para decrementar la temperatura. Colocar para este ejemplo 950°C.
- K. Presionar . Se muestra el parámetro UAD “No requiere cambios”
- L. Presionar  Para Salir de este menú.

En este momento el horno inicia el proceso mostrando en la barra de potencia completamente encendida. Conforme avanza el incremento de temperatura y se acerca a la temperatura deseada disminuirá varias veces ya que está en el proceso de Auto sintonía. Que dura un poco mas de lo normal ya que realiza varias pruebas para auto ajustar el horno para tener un control de temperatura lo más exacto posible a las condiciones actuales de instalación.

Al llegar a la temperatura seleccionada. Se inicia de forma automática el decremento del tiempo. Que se puede observar en la pantalla.

Al finalizar el tiempo se observa en la pantalla anterior la leyenda END.

El Horno deja de calentar. Se enfriará hasta que se decida iniciar un nuevo proceso. Para iniciar un nuevo proceso con la leyenda de END en la pantalla.

Presionar  por más de 5 segundos o soltar cuando la barra de proceso se encienda al 100% indicando que el nuevo ciclo inicio.

Al encender por primera vez su equipo es posible que aparezca humo o perciba un olor extraño. Esto es totalmente normal y no es necesario contactar al servicio técnico ni iniciar un reclamo de garantía.

RECOMENDACIONES Y AVISOS



Su horno contiene piezas de desgaste intercambiables. Como parte de su mantenimiento, es necesario cambiar ambas resistencias al mismo tiempo: Nunca utilice una resistencia nueva, con una usada ya que esto anula la garantía.

No introduzca ningún elemento a la cámara que contenga aceite, agua, sales de cianuro o cualquier compuesto que despidan vapores ya que estos dañan irreversiblemente la cámara cerámica y anulan la garantía.



Es necesario limpiar la cámara cerámica de su horno una vez por semana con aire comprimido, para mantener en buen estado las resistencias y prolongar su vida útil.

Su horno utiliza un *termopar* metálico de última generación. No permita que nada toque al mismo y asegúrese de mantenerlo en buen estado.



PRECAUCIÓN



SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, DEBERÁ SER REEMPLAZADO INMEDIATAMENTE POR EL FABRICANTE O POR PERSONAL CALIFICADO.

